

OligoPore

- 用近线性校正曲线得到最好的准确度和精密度
- 填料非常稳定，溶剂选择范围广泛
- 单一流分的分离能够提供全样品的更多信息

OligoPore 柱由创新性的新填料开发而成，与常规低孔径尺寸 GPC 柱相比，显著增加了孔容。其优点是低聚物区域的分离度更高。300 x 25 mm 制备柱提供高分离度的同时大大增加了载样量，实现单一组分的高效分离。从 OligoPore 制备柱上收集的低聚物流分可以重新进样到分析柱上以检测流分的纯度，并与全样品进行比较。

OligoPore

说明	规格 (mm)	部件号
OligoPore	25 x 300	PL1213-6520
OligoPore	7.5 x 300	PL1113-6520
OligoPore 保护柱	7.5 x 50	PL1113-1320


低分子量聚苯乙烯的分析，并用 OligoPore 制备柱对低聚物进行流分收集

色谱柱: 2 x OligoPore
PL1113-6520
7.5 x 300 mm

流动相: THF

流速: 1.0 mL/min

检测器: UV

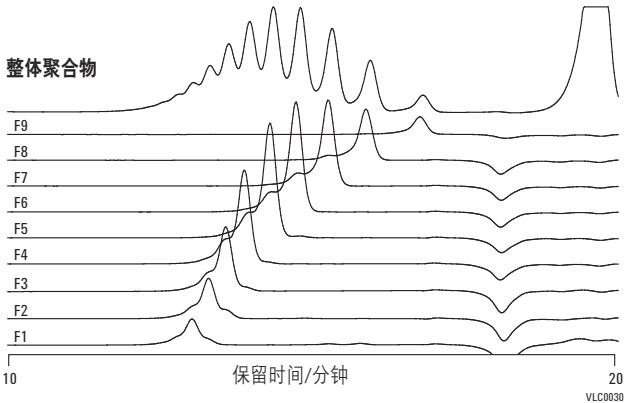

低分子量聚苯乙烯的分析分离


色谱柱: 2 x OligoPore
PL1213-6520
7.5 x 300 mm

流动相: THF

流速: 1.0 mL/min

上样量: 0.2%, 100 mL

检测器: UV

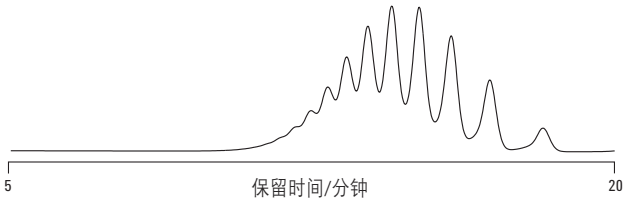

低分子量聚苯乙烯的制备分离

色谱柱: 2 x OligoPore
PL1213-6520
25 x 300 mm

流动相: THF

流速: 10.0 mL/min

上样量: 2.0%, 2 mL

检测器: UV

